

2. ダウンドラフトフィルターの交換


ダウンドラフトフィルター (ホルムアルデヒド用) は処理槽の後ろ、機器の背面にあります。



フィルターを交換する場合、機器から古いフィルターを取り外し、新しいフィルターを取り付けます。地域の規制と手続きに従い、使用済みのフィルターを処分してください。

ダウンドラフトフィルターを取り外して交換するには、以下の操作をおこないます。

- ダウンドラフトフィルターカバーを開きます。
- 古いフィルターを取り出します。
- 新しいフィルターの包装を取り外します。
- フィルターの矢印が表示されている面を上にし、矢印が機器から外側を指すような向きに取り付け、フィルターカバーを閉じます。

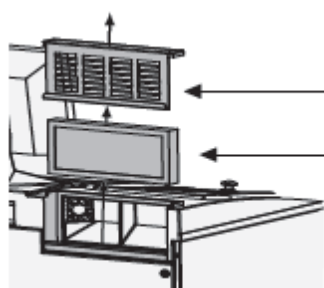

ダウンドラフトフィルターカバー

フィルター(ホルムアルデヒド用)

3. オーダーインフォメーション

9990612	フィルター(ホルムアルデヒド用)	1 個
B9990612CS	フィルター(ホルムアルデヒド用)	6/包
9990610	フィルター(試薬ガス用)	1 個
7411258	フィルター(試薬ガス用)	6/包

202604