


クリオスターNX70/NX50

試料ヘッド凍りつきの対処法

試料ヘッドの下アゴ隙間に水分が入り凍ってしまったと考えられます。すぐ外すには、試料温度の設定温度を一時的に0°Cに設定してください。ペルティエ素子なので、すぐに設定温度に上がり、アゴが開くようになります。

試料ヘッドの下アゴの隙間の水分は、できたら、電源を切って、氷を溶かして掃除した際に、ヘッドの中も乾燥させてください。

乾燥後、ロックレバーを上げ、アゴの隙間にクリオスタットオイルを注入してください。オイルがなじむまで、アゴの開け閉めを繰り返してください。

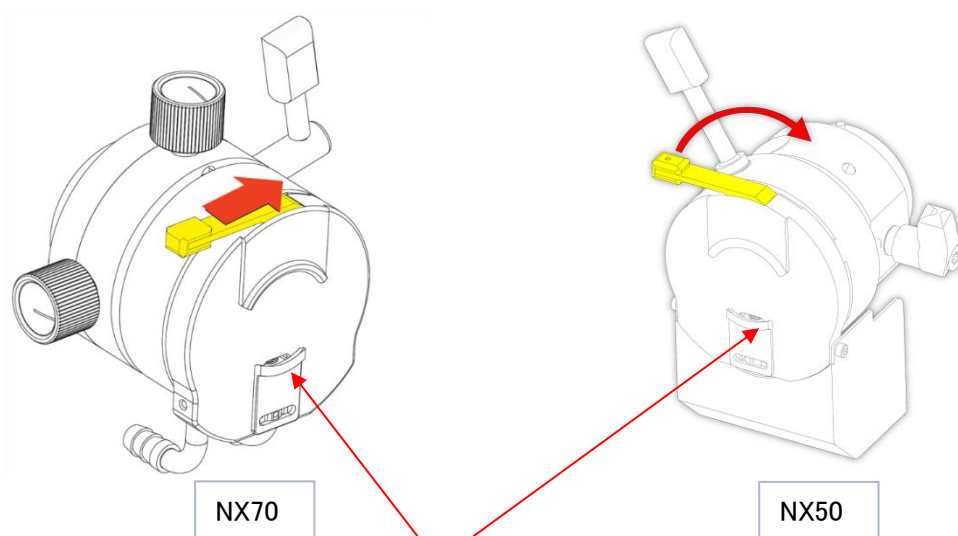

ここにクリオスタットオイルを注入してください。

推奨オイル：品番
350040

品名
クリオスタット用オイル 100ml

202604