


## クリオスターNX70／NX50

### 高さ調整のキャリブレーション方法


- ① 「高さ」ボタンを押してください。



- ② 下矢印ボタンを押して、装置の高さを一番下まで下げてください。  
再度、下矢印ボタンを 20 秒長押ししてください。

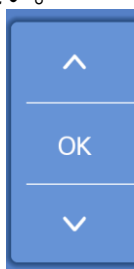

- ③ 「キャリブレーション完了」の画面がでて完了します。

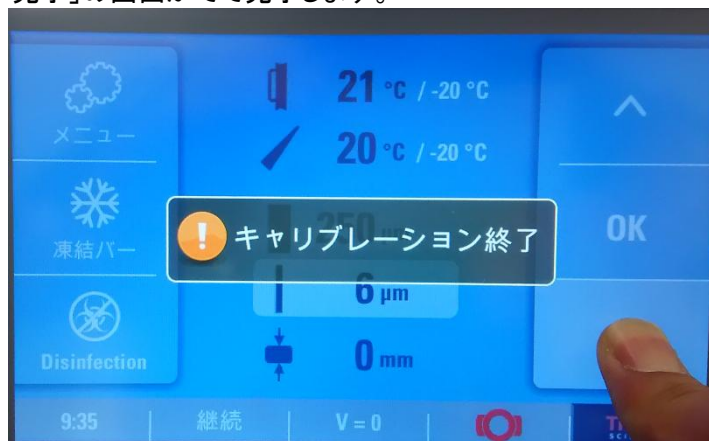

- ④ 上矢印を押して、動作するか確認してください。

**注意：** ボタンを押しても反応がない場合は、1 度電源スイッチを OFF にし、10 秒待ってから ON にしてください。

202604