

## エクセルシア

### 試薬の排出方法

装置を廃棄するときは、下記の手順で試薬を全て排出してください。

1. 「1.Installation & Commissioning 装置設定と動作設定」を「Select」を押してください。
2. 「7. Unload Reagents 試薬の排出」を「Select」を押してください。
3. WW が点滅するのでワックス廃棄トレイにビニールをしき、WW にトレイを挿入する。点滅が消えない場合、「Confirm Empty」を押してください。
4. 「Unload」を押し W3 を廃棄(ワックスが W3 のバスから処理槽に入り、約 20 分後 WW に廃棄されます。処理槽を温める時間が必要なため)
5. W2 および W1 も同じように WW にトレイを入れて「Unload」を押しワックスを排出します。
6. 処理槽を洗浄するため、「Start」を押してください。
7. 洗浄終了したら、Ex2 に空ボトルがあることを確認し、「Confirm Loaded」を押してください。
8. X3 にカーソルがあるので、「Unload」を押すと、EX2 に X3 のキシレンが排出されます。ボトルに排出されたキシレンを廃棄してください。
9. X2 および X1 も同じように 7,8 を繰り返して EX2 に排出します。
10. 「Start」を押し、処理槽を洗浄してください。
11. F2 にカーソルがある;「Unload」を押し、ボトルに入っている試薬を廃棄してください。
12. F1 にカーソルがある;「Unload」を押し、ボトルに入っている試薬を廃棄してください。
13. F3 にカーソルがある;「Unload」を押し、ボトルに入っている試薬を廃棄してください。
14. Fix1 と Fix2 を Unload し、ボトルに入っている試薬を廃棄してください
15. Ex1 が点滅しているので、空ボトルを置き「Confirm Loaded」を押してください。
16. A1 にカーソルがあるので、「Unload」を押すと、EX1 に A1 のアルコールが排出されます。排出されたアルコールを廃棄してください。
17. A6, A5,A4A3,A2 の順に A1 と同じように 15, 16 を繰り返して Ex1 に試薬を排出してください。
18. 背面の主電源を切り、切れたことを必ず画面で確認してから、電源コードのプラグを抜いてください。

202604