


クリオスタットHM525NX

UVランプの交換方法

エラーコード007-014、008-002 UVランプ交換 が表示されたら、UVランプの交換時期です。

OKを押し、エラーを解除してください。

弊社へご連絡いただきUVランプの交換依頼をしていただくか、もしくは自分で交換する場合は、リセット用のパスワードをお問い合わせください。

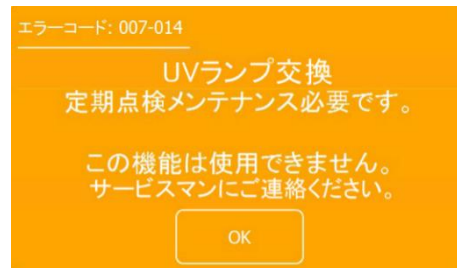


※UVランプの平均寿命は、約 9000 運転時間で約 80 %に消耗します。
3年ごとにUVCランプを交換することを推奨します

【準備する物】 マイナスドライバー1本、品番346230 品名UV-lamp 1本、手袋
リセット用のパスワード(弊社へ問い合わせください)

**注意: 作業の際は、感染防止、UVランプへの油脂付着防止のため 必ず手袋を使用してください。
UVランプに油脂等の汚れが付着した場合は、エチルアルコールを湿らせたガーゼで拭き取ってください。**

【交換方法】

1. 主電源のスイッチをOFFにしてください。
2. ウィンドウを開け、手前の内側にある2か所のマイナスネジ(矢印の位置)をマイナスドライバーで取り外してください。

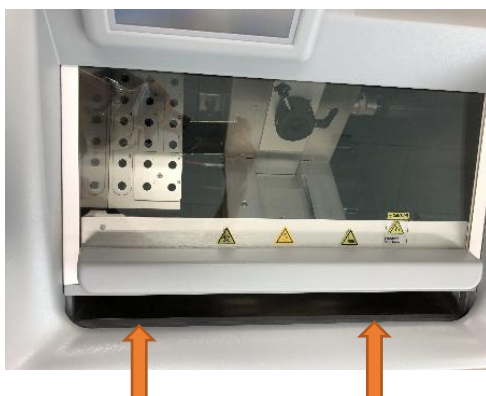


マイナスネジの位置

内側のマイナスネジの図



202604

3. グレーのカバー部分を手前から持ち上げて、奥側へ倒してください。

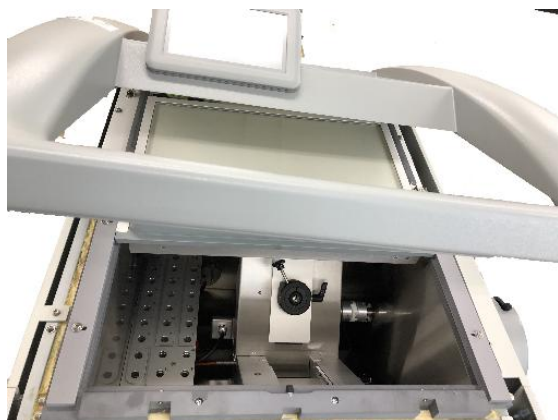

4. ウィンドウの配線に気を付けながら、ウィンドウを裏返しにしてください。




5. UVランプの左端を持ち、右端の赤い部分を押し、UVランプを取り外してください。




202604


6. 新しいUVランプを右端のコネクターに差し込み、取り付けてください
7. ウィンドウを元に戻し、右側にあるウィンドウセンサーがウィンドウの端に接するように設置してください

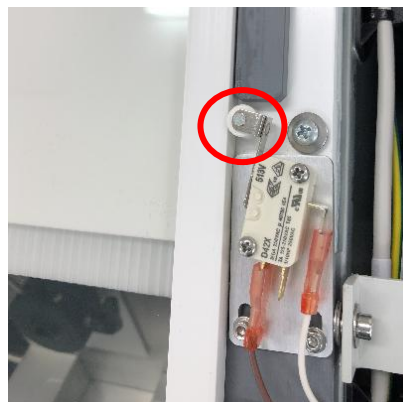

8. グレーのカバー部を戻してください。

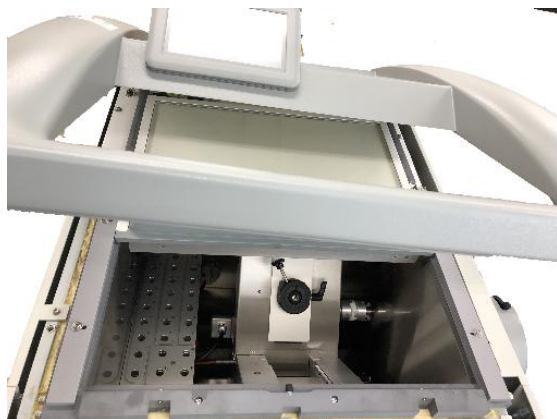


9. ウィンドウの手前の2か所のマイナスネジをマイナスドライバーで締めてください。

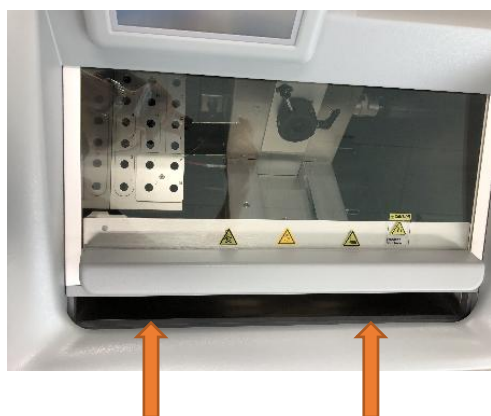

マイナスネジの位置


内側のマイナスネジの図

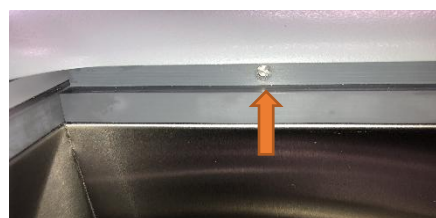


202604

【UVランプ 積算時間のリセット】


1. 画面のメニューを押してください。次にサービスを押してください。

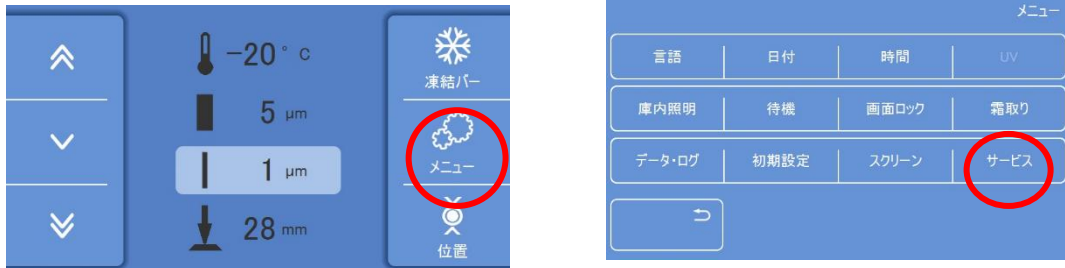


2. 問い合わせの際に 確認されたパスワードを入力してください。大文字、小文字の変換は、【Aa1】を押してください。パスワード入力後、OKを押してください。

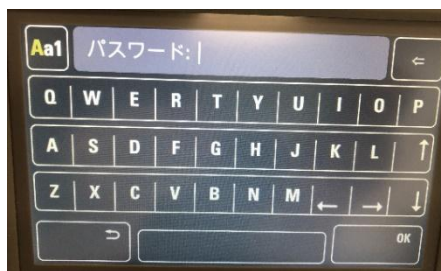

3. Operating Hoursを押してください。

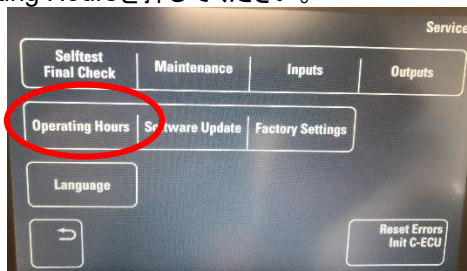

4. UV-lampのResetを押してください。

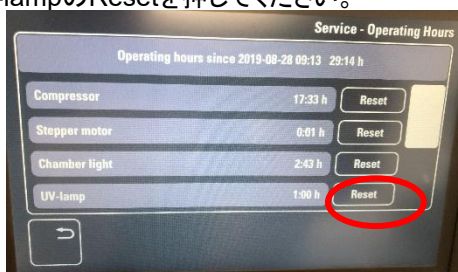

5. Reset hours of :UV-lamp で OKを押してください。
6. UV-lampが0:00hにリセットされていることを確認してください。
7. 戻るボタンを押し画面を戻ってください。