



## 遠隔警報 説明書

遠隔警報端子に外部の警報器を接続して、別室など離れた場所で本製品の警報を報知することができます。

### ■ 遠隔警報端子

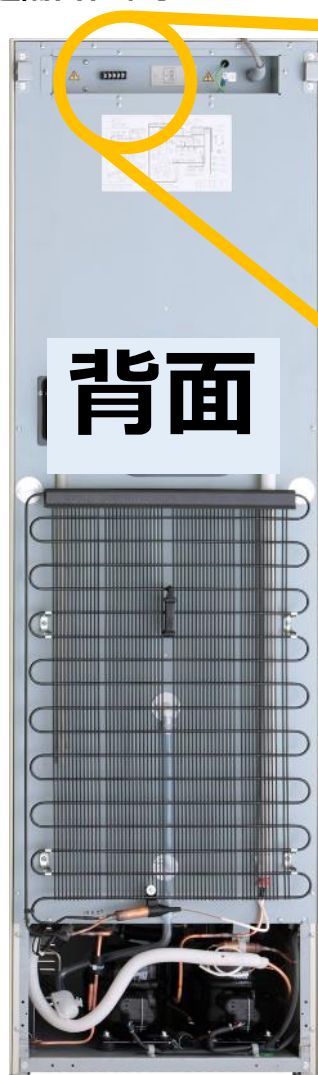

遠隔警報端子は、製品本体背面にあります。

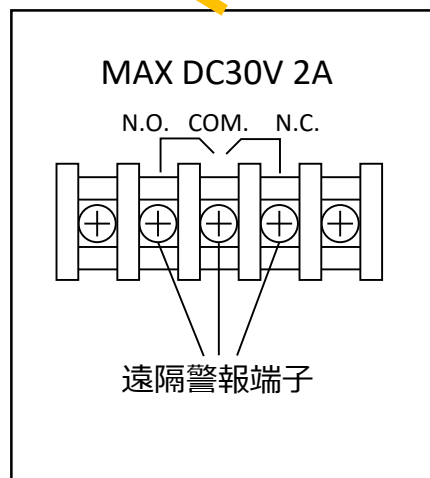

### ■ 遠隔警報の接点出力および警報ブザー停止キー（Buzzer）を押したときの動作

接続端子	正常時	異常時（停電時含む）	
			警報ブザー停止キー（Buzzer）を押したとき
COM.-N.O.	オープン	クローズ	クローズ（異常時のまま）
COM.-N.C.	クローズ	オープン	オープン（異常時のまま）

### ■ 注意事項

- 遠隔警報端子に警報器を接続する際には、市販品を接続してください。お客様自身で作成したり、改造したものを接続すると、感電や故障の原因になることがあります。
- 遠隔警報端子に警報器を接続する際には、本製品、警報器とも電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。電源が入ったまま接続すると、感電の原因となります。
- 遠隔警報装置は、漏洩電流が電気用品安全法の技術基準以下のものを使用してください。
- 接続にはシールド線を使用してください。
- 外部の機器に接続するケーブルは、30 m 以下のものを使用してください。